

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-566	株式会社クイックパック	0564-59-3525

●ご注文の際は、注文コードをご記入ください。TKG

566



- ① 残留塩素低濃度 デスクアクアテスター AC-CA型 (DPD法)**
 (BZV-29) 6-0566-0101 ¥14,000
 測定範囲: 残留塩素 (mg/ℓ)
 0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1.0・1.5・2.0
 セット内容: コンパレーター×1 攪拌棒×1
 ディスク×1 試験管×2
 DPD-1R試薬、DPD-3試薬 各50錠
 携行バッグ×1
 ※試薬は③④をご使用ください。



- ② 遊離残留塩素ポケットキット アクアテスター AS-CS型 (DPD法)**
 (BZV-28) 6-0566-0201 ¥6,600
 測定範囲: 残留塩素 (mg/ℓ)
 0.1・0.2・0.4・0.8・1.0・1.5
 セット内容: コンパレーター×1 試験管×1
 攪拌棒×1 DPD-1R試薬×50錠
 携行袋×1
 ※試薬は③をご使用ください。



- ③ 残留塩素低濃度試薬 (遊離) DPD-1R (BZV-30)** 6-0566-0301 100T (100錠入) ¥1,700
 6-0566-0302 250T (250錠入) ¥4,000
 ●①②用の錠剤の試薬です。
④ 残留塩素低濃度試薬 (結晶型) DPD-3 100T (100錠入) 6-0566-0401 ¥2,300
 ①用の錠剤の試薬です。

簡単操作のシンブルパックで誰でも水質検査ができます。



- ⑤ 簡易水質 検査キット シンブルパック 遊離残留塩素 080520-306**
 (BKV-30) 6-0566-0501 ¥3,700
 83×38×H10
 ■用途
 簡易水道水、井戸水、ビルの貯水槽など、飲料水の管理やプール水の検査などに使用できます。水道法によると、「給水せんににおける水が遊離残留塩素を0.1mg/ℓ以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/ℓ)を保持するよう塩素消毒をすること」。プール水は、厚生省通知により、衛生基準が示され、その中で「遊離残留塩素濃度は0.4mg/ℓ以上、1.0mg/ℓ未満であることが望ましい」とされています。




- ⑥ 簡易水質 検査キット シンブルパック 残留塩素 100 080520-315**
 (BKV-37) 6-0566-0601 ¥3,700
 83×38×H10
 ■用途
 残留塩素100は5~100mg/ℓと、やや高濃度の残留塩素が測定できます。pHは2~12と、酸性からアルカリ性まで、広範囲の検水に使用できますので、強酸性電解水、弱酸性電解水、アルカリ還元水およびプールの腰洗い槽等の残留塩素が測定できます。また、野菜等の殺菌洗浄に用いられる次亜塩素酸ナトリウム溶液にも使用できます。

- ⑤・⑥特長
 ●手のひらに入るきわめて小型の容器(ノズルからポンプ部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。
 ●試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
 ●呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
 ●検水を吸い込み、色を比較するだけの操作ですので、特に専門知識を必要としません。

型 式	⑤080520-306	⑥080520-315
測定範囲	0.1~5mg/ℓ 8段階	5~100mg/ℓ 6段階
呈 色	淡桃~濃桃	淡黄~黄~黄土色
反応時間	約10秒	約10秒
測定回数	48回	48回
識別記号	Cℓ O100	Cℓ O100

■パックの形状

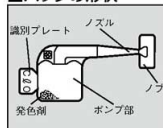

■操作手順



水質検査は試験紙タイプのアクアチェックにお任せ！




- 特長**
 ●誰でも、いつでも、どこでも簡単検査の試験紙タイプ。
 水に浸して反応を比色表で判定するだけ。
 ●前処理なしに短時間(10~30秒)で測定結果がすぐにわかります。
 ●容器も中身も焼却可能。廃液もなく人と環境に優しい。

- ⑦ 水質検査 試験紙 アクアチェックHC (100枚入)**
 (高濃度 遊離残留塩素 測定用)
 (BSI-12) 6-0566-0701 ¥4,000
 測定範囲 (mg/ℓ): 0.25・50・100・200・400・600
 ●厨房や食品工場などで使用する高濃度の塩素消毒液やプール腰洗槽などの遊離残留塩素濃度測定及び塩素消費のチェックに。
⑧ 水質検査 試験紙 アクアチェック3 (100枚入)
 (低濃度 遊離残留塩素・PH・Mアルカリ度測定用)
 (BSI-13) 6-0566-0801 ¥4,000
 測定範囲 (mg/ℓ): 低濃度遊離残留塩素/0.0・0.2・0.4・0.7・1.0・2.0・3.0
 PH/5.8・6.5・7.0・7.5・8.0・8.6
 Mアルカリ度/0.20・40・80・120・180
 ●遊泳プール、ジャグジー、浴場等の水質管理に。
⑨ 水質検査 試験紙 アクアチェックLC (100枚入)
 (低濃度 遊離残留塩素 測定用)
 (BSI-14) 6-0566-0901 ¥4,000
 測定範囲 (mg/ℓ): 0.0・0.1・0.3・0.7・1.0
 ●飲料水中的の遊離残留塩素の測定や浄水器、浄水シャワーの性能チェックに。

■使用方法

- ①試験紙を水に浸す ②一定時間反応させる ③比色表で判定するの3ステップです。

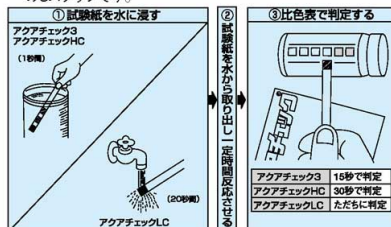

※試験紙を水に浸す方法は試験紙の種類により異なります。

調理小物

うろこ・シール・スプーン・みそし

レードルトング・タリナー

調味料入れ・ロート

泡立・水マス・即金・すり鉢・天突

和食用小物・寿司・おにぎり型

皮おき・細工用品・おにぎり型

チーズ・バター・肉用品

ハサミ・捻抜・缶切り類

はかり・タイマー

温度計・湿度計

温度計・塩素計類